

BIM 105T/LBA

BIM 105 Head backfocus: 77mm

Anmerkungen:

Zwei Anschlussmöglichkeiten für eine C-Mount Kamera (Directfokus oder 1x Projektion)

Reduktion durch 0,5x Projektionsanschluss oder durch Shapley-Linse (0,3x, 0,5x)

ACHTUNG: Beide Shapley-Linsen nur mit CS-Mount Kameras verwenden (Auflagemass: 12,5mm), mit C-Mount keine Parfokallage!

MicroQ und MicroQ PRO-W Kameras können an den Originaltubus angeschlossen werden. Kein Problem mit der Parfokallage!

Präzises Fokussieren auch mit DSLR-Kameras.